



Centrum kolegiální podpory ZŠ a MŠ Višňové

Vzdálený sběr dat PASCO senzory

Popis

Připojení senzoru ke vzdálenému sběru dat, který můžeme následně vyhodnotit. Vhodné je nastavit senzor na vzdálený sběr dat a následně na procházce „měřit“ data a ty v další hodině vyhodnotit.

Postup:

1. zapneme senzor
2. vybereme Vzdálený sběr
3. vybereme senzor a nastavíme četnost měření
4. provedeme měření
5. načteme data ze senzoru



Pomůcky

PASCO senzor počasí, tlaku, teploměr, ICT rozhraní.